

NOCOBOX



■ ■ Fabriqué en France par OxyPharm selon la norme ISO 13485.

Les **NOCOBOX** sont des boîtes de culture avec nutriments destinées à mettre en évidence la présence de germes sur les surfaces. Elles permettent de vérifier le résultat de désinfection obtenu par un système de désinfection des surfaces par voie aérienne. Elles contiennent une substance nutritive qui favorise le développement des bactéries et donc la mise en évidence de leur présence.

CONSERVATION

Conservez les boîtes dans un endroit frais (température en dessous de 30°C) et au sec.
Stocker à l'écart de la lumière solaire.
Validité dans l'emballage d'origine fermé : 4 mois.

Avant



Après



IMPORTANT

Élimination : collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

MODE D'EMPLOI

1^{er} prélèvement avant désinfection

- 1 Ouvrir la boîte avec précaution (ne pas toucher la zone test).
- 2 Appliquer 10 secondes avec une légère pression sur la surface à tester.
- 3 Refermer la boîte.
- 4 La laisser à température de développement (20°C - 25°C) pendant 48 heures.
- 5 Faire la lecture.

2^{ème} prélèvement après désinfection

- 6 Répéter les étapes 1 à 5 après désinfection en utilisant de nouvelles boîtes.
- 7 Comparer et observer l'efficacité du traitement.

RÉFÉRENCES

CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Carton de 10 boîtes	5000.020